

В Ц С П С

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ТРУДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
НА МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ

Выпуск IX

МОСКВА - 1975

В Ц С П С

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ТРУДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
НА МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В ВОЗДУХЕ

Выпуск 1X

Сборник технических условий составлен методической  
секцией по промышленно-санитарной химии при проб-  
лемной комиссии "Научные основы гигиены труда и  
профессиональной патологии"

Москва - 1973

УДК 614.72:543.2(083.75)

Редакционная коллегия

Е.К.Прохорова, М.Д.Бабина, М.Н.Кузьмичева,  
Т.В.Соловьева, С.Ф.Яворовская

© Всесоюзный центральный научно-исследовательский  
институт охраны труда ВЦСПС, 1973

УТВЕРЖДАЮ,  
Заместитель  
главного санитарного врача  
СССР  
16 мая 1973 г.  
№ 1067-73

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
НА МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕНЗОЛА, ТОЛУОЛА, О-, М-,  
П-КСИЛОЛА, ЭТИЛБЕНЗОЛА, АЦЕТОНА, ЦИКЛОГЕКСАНА,  
ЭТИЛАЦЕТАТА И БУТИЛОВОГО СПИРТА В ВОЗДУХЕ

Настоящие технические условия распространяются на метод определения содержания бензола, толуола, о-, м-, п-ксилола, этилбензола, ацетона, циклогексана, этилацетата и бутилового спирта в воздухе промышленных помещений при санитарном контроле.

I. Общая часть

1. Метод основан на использовании газожидкостной хроматографии на приборе с пламенно-ионизационным детектором. Отбор проб без концентрирования.
2. Минимально определяемое количество - 0,05-0,10 мкг<sub>з</sub>.
3. Предельно допустимая концентрация бензола - 5 мг/м<sup>3</sup>, толуола - 50 мг/м<sup>3</sup>, ксилолов - 50 мг/м<sup>3</sup>; ацетона - 200 мг/м<sup>3</sup>; циклогексана - 80 мг/м<sup>3</sup>; этилацетата - 200 мг/м<sup>3</sup>; бутилового спирта - 10 мг/м<sup>3</sup>, этилбензола не установлена.

II. Реактивы и аппаратура

4. Применяемые реактивы и растворы.  
Газообразные азот, гелий, водород и воздух в баллонах с редуктором.  
Твердый диатомитовый носитель ИНЗ-600 или ТНД-ТС-М, фракция 0,25-0,50 мм.  
Жидкая фаза: полиэтиленгликоль 600.  
Ацетон, хлороформ, бензол.  
Бензол, толуол, о-, м-, п-ксилол, этилбензол, н-гексан, циклогексан, ацетон, этилацетат, бутиловый спирт, дихлорэтан химически

или хроматографически чистые.

5. Применяемые посуда и приборы.

Хроматограф с высокочувствительным водородным пламенно-ионизационным детектором и U-образной колонкой,

Пипетки газовые без кранов емкостью 250–500 и 1000 мл.

Аспиратор.

Шприцы ветеринарные цельностеклянные емкостью 100–150 мл,

Шприцы медицинские цельностеклянные или пластмассовые емкостью от 1 до 20 мл.

Шкаф сушильный или термостат с температурой нагрева до 100–110°C.

Муфель электрический, обеспечивающий нагрев до 1100–1200°C.

Набор сит "Физприбор".

Бутыли дозирочные емкостью 5; 10 и 20 л.

Линейка и лупа измерительные.

Секундомер.

Компрессор медицинский или для аквариумов.

Генератор водорода.

Баня водяная.

Посуда лабораторная, стеклянная и фарфоровая.

### III. Отбор пробы воздуха

6. Пробу воздуха отбирают в газовые пипетки емкостью 300 мл или в стеклянные шприцы емкостью 100–150 мл. Пипетки и шприцы закрывают стеклянными заглушками (поршень шприца смазывать не следует). Пробы воздуха для анализа отбираются из пипетки или большого шприца в малые медицинские цельностеклянные или комбинированные шприцы со стеклянным поршнем путем прокола резины заглушки. Анализы рекомендуется проводить в день отбора проб.

### IV. Описание определения

7. Диатомитовый носитель ИНЗ–600 отсеивают от более мелких частиц и прокаливают в течение 6 ч при температуре 1200°C.

Жидкую фазу – полиэтиленгликоль 600, растворяют в хлороформе. В полученный раствор вносят приготовленный носитель и осторожно перемешивают. Хлороформ испаряют сначала при комнатной температуре, затем при 60°C. Заполненную колонку кондиционируют при 120°C в токе газа-носителя, первые 2–3 ч при отключенном детекторе; затем подключают детектор и регистратор и продолжают кондиционирование колонки до дрейфа нулевой (основной) линии, не превышающего 5% от

длины шкалы регистратора, с периодическим вводом проб анализируемых веществ, отдельно взятых или в виде смеси. Прибор выходит на режим при максимальной чувствительности в течение 2 ч.

Общую подготовку прибора проводят согласно инструкции: определение дрейфа, проверка на воспроизводимость, определение чувствительности по анализируемым микропримесям. Пробы быстро вводят путем прокола резиновой мембраны шприцем, погружая иглу до отказа и быстро вынимая. Необходимо всю серию анализов проводить с одним и тем же шприцем. Предварительно проводят контрольный анализ таких же объемов чистого воздуха.

#### Условия анализа

Длина колонки .....	400 см
Диаметр колонки .....	0,4 см
Температура колонки .....	95°С
Газ-носитель .....	азот или гелий
Скорость потока газа-носителя .....	40 мл/мин
Давление водорода .....	0,6 атм
Скорость потока водорода .....	50 мл/мин
Давление воздуха .....	0,8 атм
Скорость потока воздуха .....	50 мл/мин
Скорость бумажной ленты .....	1 см/мин
Максимальный объем анализируемой пробы .....	10 мл

Время удерживания органических растворителей: н-гексан 2 мин, этилацетат 4 мин 55 с, ацетон 5 мин 50 с, циклогексан 7 мин 25 с, бензол 9 мин 40 с, толуол 16 мин 20 с, о-ксилол 32 мин 10 с, м-ксилол 29 мин 30 с, п-ксилол 28 мин 20 с.

Для калибровки методом абсолютного калибрования готовят в стеклянной бутылки объемом 20–25 л смеси растворителей известной концентрации. Все компоненты вводят шприцем в эвакуированную бутылку, которую затем заполняют чистым и сухим воздухом. Через 10–12 ч из исходной смеси готовят рабочие смеси путем последовательного разбавления в больших шприцах, из которых через 2 ч отбирают пробы объемом от 0,1 до 1,0 мл. Все объемы доводят чистым воздухом до 1 мл. Хроматографируют и определяют площади пиков путем умножения высоты пика на его ширину, измеренную на половине высоты. Строится графическая зависимость между вычисленными площадями пиков и расчетными количествами отдельных компонентов. Условия калибровки и анализа проб должны быть одинаковыми. Качественная расшифровка осуществляется по временам удерживания компо-

нентов от момента ввода проб. Абсолютное количество веществ находят по калибровочным кривым.

Концентрации бензола, толуола, о-, м-, п-ксилола, этилбензола, ацетона, циклогексана, этилацетата и бутилового спирта (X) в мг/м<sup>3</sup> воздуха вычисляют по формуле

$$X = \frac{C \cdot 10^6}{V_0}$$

где C - найденное количество вещества, мг;

10<sup>6</sup> - коэффициент пересчета;

V<sub>0</sub> - объем воздуха, взятый для анализа и приведенный к нормальным условиям по формуле, мл (см. приложение).

---

## П Р И Л О Ж Е Н И Е

---

Объем воздуха ( $V_0$ ) к нормальным условиям приводят согласно газовым законам Бойля-Мариотта и Гей-Люссака по следующей формуле

$$V_0 = \frac{V_t \cdot 273 \cdot P}{(273 + t) \cdot 760},$$

где  $V_t$  - объем воздуха, отобранный для анализа, л;

$P$  - барометрическое давление, мм рт. ст.;

$t$  - температура воздуха в месте отбора пробы,  $^{\circ}\text{C}$ .

Для удобства расчета  $V_0$  следует пользоваться таблицей коэффициентов (таблица). Для приведения объема воздуха к нормальным условиям надо умножить  $V_t$  на соответствующий коэффициент.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУР  
И ДАВЛЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ НАДО УМНОЖИТЬ  $v_t$ ,  
ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕМА ВОЗДУХА  
К НОРМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ

Темпе- ратура газа, °С	Давление (P), мм рт.ст.					
	730	732	734	736	738	740
5	0,9432	0,9458	0,9484	0,9510	0,9536	0,9561
6	0,9398	0,9424	0,9450	0,9476	0,9501	0,9527
7	0,9365	0,9390	0,9416	0,9442	0,9467	0,9493
8	0,9331	0,9357	0,9383	0,9408	0,9434	0,9459
9	0,9298	0,9324	0,9349	0,9375	0,9400	0,9426
10	0,9265	0,9291	0,9316	0,9341	0,9367	0,9392
11	0,9233	0,9258	0,9283	0,9308	0,9334	0,9359
12	0,9200	0,9225	0,9251	0,9276	0,9301	0,9326
13	0,9168	0,9193	0,9218	0,9243	0,9269	0,9294
14	0,9136	0,9161	0,9186	0,9211	0,9236	0,9261
15	0,9104	0,9129	0,9154	0,9179	0,9204	0,9229
16	0,9073	0,9097	0,9122	0,9147	0,9172	0,9197
17	0,9041	0,9066	0,9092	0,9116	0,9140	0,9165
18	0,9010	0,9035	0,9059	0,9084	0,9109	0,9134
19	0,8979	0,9004	0,9028	0,9053	0,9078	0,9102
20	0,8948	0,8973	0,8997	0,9022	0,9046	0,9071
21	0,8918	0,8942	0,8967	0,8991	0,9016	0,9040
22	0,8888	0,8912	0,8936	0,8961	0,8985	0,9010
23	0,8858	0,8882	0,8906	0,8930	0,8955	0,8979
24	0,8828	0,8852	0,8876	0,8900	0,8924	0,8949
25	0,8798	0,8822	0,8846	0,8870	0,8894	0,8919
26	0,8769	0,8793	0,8817	0,8841	0,8865	0,8889
27	0,8739	0,8763	0,8787	0,8811	0,8835	0,8859
28	0,8710	0,8734	0,8758	0,8782	0,8806	0,8830
29	0,8681	0,8705	0,8729	0,8753	0,8776	0,8800
30	0,8653	0,8676	0,8700	0,8724	0,8748	0,8771
31	0,8624	0,8648	0,8672	0,8695	0,8719	0,8742
32	0,8596	0,8619	0,8643	0,8667	0,8691	0,8714
33	0,8568	0,8591	0,8615	0,8638	0,8662	0,8685
34	0,8540	0,8563	0,8587	0,8610	0,8634	0,8658
35	0,8512	0,8535	0,8559	0,8582	0,8605	0,8629
36	0,8484	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8601
37	0,8457	0,8480	0,8503	0,8526	0,8549	0,8573
38	0,8430	0,8453	0,8476	0,8499	0,8522	0,8545
39	0,8403	0,8426	0,8449	0,8472	0,8495	0,8518
40	0,8376	0,8399	0,8422	0,8444	0,8467	0,8490

Температура газа, °С	Давление (P), мм рт.ст.						
	742	744	746	748	750	752	754

5	0,9587	0,9613	0,9639	0,9665	0,9691	0,9717	0,9742
6	0,9553	0,9579	0,9604	0,9630	0,9656	0,9682	0,9707
7	0,9518	0,9544	0,9570	0,9596	0,9621	0,9647	0,9673
8	0,9485	0,9510	0,9536	0,9561	0,9587	0,9613	0,9638
9	0,9451	0,9477	0,9502	0,9528	0,9553	0,9578	0,9604
10	0,9418	0,9443	0,9468	0,9494	0,9519	0,9544	0,9570
11	0,9384	0,9410	0,9435	0,9460	0,9486	0,9511	0,9536
12	0,9351	0,9376	0,9402	0,9427	0,9452	0,9477	0,9503
13	0,9319	0,9344	0,9369	0,9394	0,9419	0,9444	0,9469
14	0,9286	0,9311	0,9336	0,9363	0,9386	0,9411	0,9436
15	0,9254	0,9279	0,9304	0,9329	0,9354	0,9378	0,9404
16	0,9222	0,9247	0,9271	0,9296	0,9321	0,9346	0,9371
17	0,9190	0,9215	0,9239	0,9264	0,9289	0,9314	0,9339
18	0,9158	0,9183	0,9207	0,9232	0,9257	0,9282	0,9306
19	0,9127	0,9151	0,9176	0,9200	0,9225	0,9250	0,9275
20	0,9096	0,9120	0,9145	0,9169	0,9194	0,9218	0,9243
21	0,9065	0,9089	0,9113	0,9138	0,9162	0,9187	0,9211
22	0,9034	0,9058	0,9083	0,9107	0,9131	0,9155	0,9180
23	0,9003	0,9028	0,9052	0,9076	0,9100	0,9125	0,9149
24	0,8973	0,8997	0,9021	0,9045	0,9070	0,9094	0,9118
25	0,8943	0,8967	0,8991	0,9015	0,9039	0,9063	0,9087
26	0,8913	0,8937	0,8961	0,8985	0,9009	0,9033	0,9057
27	0,8883	0,8907	0,8931	0,8955	0,8979	0,9003	0,9027
28	0,8853	0,8877	0,8901	0,8925	0,8949	0,8973	0,8997
29	0,8824	0,8848	0,8872	0,8895	0,8919	0,8943	0,8967
30	0,8795	0,8819	0,8842	0,8866	0,8890	0,8914	0,8937
31	0,8766	0,8790	0,8813	0,8837	0,8861	0,8884	0,8908
32	0,8736	0,8761	0,8784	0,8808	0,8831	0,8855	0,8878
33	0,8709	0,8732	0,8756	0,8779	0,8803	0,8826	0,8850
34	0,8680	0,8704	0,8727	0,8750	0,8774	0,8797	0,8821
35	0,8652	0,8675	0,8699	0,8722	0,8745	0,8768	0,8792
36	0,8624	0,8647	0,8670	0,8694	0,8717	0,8740	0,8763
37	0,8596	0,8619	0,8642	0,8665	0,8689	0,8712	0,8735
38	0,8568	0,8591	0,8615	0,8638	0,8661	0,8684	0,8707
39	0,8541	0,8564	0,8587	0,8610	0,8633	0,8656	0,8679
40	0,8513	0,8536	0,8559	0,8582	0,8605	0,8628	0,8651

Температура газа, °C	Давление (P), мм рт.ст.						
	756	758	760	762	764	766	768
5	0,9768	0,9794	0,9820	0,9846	0,9871	0,9897	0,9923
6	0,9733	0,9759	0,9785	0,9810	0,9836	0,9862	0,9888
7	0,9698	0,9724	0,9750	0,9775	0,9801	0,9827	0,9852
8	0,9664	0,9689	0,9715	0,9741	0,9766	0,9792	0,9817
9	0,9629	0,9655	0,9686	0,9706	0,9731	0,9757	0,9782
10	0,9595	0,9621	0,9646	0,9671	0,9697	0,9722	0,9747
11	0,9562	0,9587	0,9612	0,9637	0,9663	0,9638	0,9713
12	0,9528	0,9553	0,9578	0,9603	0,9629	0,9654	0,9679
13	0,9495	0,9520	0,9545	0,9570	0,9595	0,9620	0,9645
14	0,9461	0,9486	0,9511	0,9536	0,9561	0,9586	0,9612
15	0,9428	0,9453	0,9478	0,9503	0,9528	0,9553	0,9578
16	0,9396	0,9420	0,9445	0,9470	0,9495	0,9520	0,9545
17	0,9369	0,9388	0,9413	0,9438	0,9462	0,9487	0,9512
18	0,9331	0,9356	0,9380	0,9405	0,9430	0,9454	0,9479
19	0,9299	0,9324	0,9348	0,9373	0,9397	0,9422	0,9447
20	0,9267	0,9292	0,9316	0,9341	0,9365	0,9390	0,9414
21	0,9236	0,9260	0,9285	0,9309	0,9333	0,9359	0,9382
22	0,9204	0,9229	0,9253	0,9277	0,9302	0,9326	0,9350
23	0,9173	0,9197	0,9222	0,9246	0,9270	0,9294	0,9319
24	0,9142	0,9165	0,9191	0,9215	0,9239	0,9263	0,9287
25	0,9112	0,9135	0,9160	0,9184	0,9208	0,9232	0,9256
26	0,9081	0,9105	0,9129	0,9153	0,9177	0,9201	0,9225
27	0,9051	0,9074	0,9099	0,9122	0,9146	0,9170	0,9194
28	0,9021	0,9044	0,9068	0,9092	0,9116	0,9140	0,9164
29	0,8990	0,9014	0,9038	0,9062	0,9086	0,9109	0,9133
30	0,8961	0,8985	0,9008	0,9032	0,9056	0,9079	0,9109
31	0,8931	0,8955	0,8979	0,9002	0,9026	0,9050	0,9073
32	0,8902	0,8926	0,8949	0,8973	0,8996	0,9020	0,9043
33	0,8873	0,8897	0,8920	0,8943	0,8967	0,8990	0,9014
34	0,8844	0,8867	0,8891	0,8914	0,8938	0,8961	0,8984
35	0,8815	0,8839	0,8862	0,8885	0,8908	0,8932	0,8955
36	0,8787	0,8810	0,8833	0,8856	0,8880	0,8903	0,8926
37	0,8758	0,8781	0,8804	0,8828	0,8851	0,8874	0,8897
38	0,8730	0,8753	0,8786	0,8799	0,8822	0,8845	0,8869
39	0,8702	0,8725	0,8748	0,8771	0,8794	0,8817	0,8840
40	0,8674	0,8697	0,8720	0,8743	0,8766	0,8789	0,8812

Темпе- ратура газа, °С	Давление (P), мм рт.ст.					
	770	772	774	776	778	780
5	0,9949	0,9975	1,0001	1,0026	1,0051	1,0078
6	0,9913	0,9939	0,9965	0,9990	1,0016	1,0042
7	0,9878	0,9904	0,9929	0,9955	0,9980	1,0006
8	0,9843	0,9868	0,9894	0,9919	0,9945	0,9970
9	0,9807	0,9833	0,9859	0,9884	0,9910	0,9935
10	0,9773	0,9798	0,9824	0,9849	0,9874	0,9900
11	0,9739	0,9764	0,9789	0,9814	0,9839	0,9865
12	0,9704	0,9730	0,9754	0,9780	0,9805	0,9830
13	0,9670	0,9695	0,9720	0,9745	0,9771	0,9796
14	0,9637	0,9661	0,9686	0,9711	0,9736	0,9762
15	0,9603	0,9628	0,9653	0,9678	0,9703	0,9728
16	0,9570	0,9595	0,9619	0,9644	0,9669	0,9694
17	0,9537	0,9561	0,9586	0,9611	0,9639	0,9661
18	0,9504	0,9528	0,9553	0,9578	0,9602	0,9627
19	0,9471	0,9496	0,9520	0,9545	0,9569	0,9594
20	0,9439	0,9463	0,9488	0,9512	0,9537	0,9561
21	0,9407	0,9431	0,9455	0,9480	0,9504	0,9529
22	0,9375	0,9399	0,9423	0,9448	0,9472	0,9496
23	0,9343	0,9367	0,9391	0,9416	0,9440	0,9464
24	0,9311	0,9336	0,9360	0,9384	0,9408	0,9432
25	0,9280	0,9304	0,9328	0,9352	0,9377	0,9401
26	0,9249	0,9273	0,9297	0,9321	0,9345	0,9369
27	0,9218	0,9242	0,9266	0,9290	0,9314	0,9338
28	0,9187	0,9211	0,9235	0,9259	0,9283	0,9307
29	0,9157	0,9181	0,9205	0,9228	0,9252	0,9276
30	0,9127	0,9151	0,9174	0,9198	0,9222	0,9245
31	0,9097	0,9121	0,9144	0,9168	0,9191	0,9215
32	0,9067	0,9091	0,9114	0,9138	0,9161	0,9185
33	0,9037	0,9061	0,9084	0,9108	0,9131	0,9154
34	0,9008	0,9031	0,9055	0,9078	0,9101	0,9125
35	0,8978	0,9002	0,9025	0,9048	0,9072	0,9092
36	0,8949	0,8972	0,8996	0,9019	0,9042	0,9065
37	0,8920	0,8943	0,8967	0,8990	0,9013	0,9036
38	0,8892	0,8915	0,8938	0,8961	0,8984	0,9007
39	0,8863	0,8886	0,8909	0,8932	0,8955	0,8978
40	0,8835	0,8857	0,8881	0,8903	0,8926	0,8949

## О Г Л А В Л Е Н И Е

Технические условия на метод определения акролеина в воздухе .....	3
Технические условия на метод определения 1-амино- и 1,2-диаминоантрахинонов в воздухе .....	8
Технические условия на метод определения о-аминофенола в воздухе .....	11
Технические условия на метод определения п-аминофенола в воздухе .....	13
Технические условия на метод определения о-анизидина в воздухе .....	15
Технические условия на метод определения п-анизидина в воздухе .....	17
Технические условия на метод определения антрахинона в воздухе .....	19
Технические условия на метод определения бензола, толуола и о-ксилола в воздухе .....	22
Технические условия на метод определения бензола, толуола, о-, м-, п-ксилола, этилбензола, ацетона, циклогексана, этилацетата и бутилового спирта в воздухе .....	26
Технические условия на метод определения бензола, толуола, этилбензола, о-, м-, п-ксилола, изопропилбензола в воздухе .....	30
Технические условия на метод определения бензохинона в воздухе .....	35
Технические условия на метод определения 3,4-бензпирена в парафинах и его аэрозолях в воздухе .....	38
Технические условия на метод определения диметил-ацетамида в воздухе .....	44

Технические условия на метод определения диметилбензиламина в воздухе .....	48
Технические условия на метод определения диметилвинилэтилпараоксифенилметана в воздухе .....	53
Технические условия на метод определения динила в воздухе .....	56
Технические условия на метод раздельного определения дихлорэтана, хлороформа, четыреххлористого углерода и трихлорэтилена в воздухе .....	58
Технические условия на метод определения изопентана в воздухе .....	61
Технические условия на метод определения масляного альдегида в воздухе .....	64
Технические условия на метод определения окислов марганца в воздухе .....	67
Технические условия на метод определения $\alpha$ -нафтола в воздухе .....	71
Технические условия на метод определения $\beta$ -нафтола в воздухе .....	74
Технические условия на метод определения $\alpha$ -нафтохинона в воздухе .....	77
Технические условия на метод определения никеля в воздухе .....	80
Технические условия на метод определения п-нитрофенолята натрия в воздухе .....	84
Технические условия на метод определения п-оксида фениламина в воздухе .....	86
Технические условия на метод определения аэрозоля и паров парафина в воздухе .....	89
Технические условия на метод определения аэрозоля парафина в присутствии олеиновой кислоты в воздухе .....	92
Технические условия на метод определения свинца в воздухе и кронсодержащей красочной пыли .....	95

Технические условия на метод определения свинца в воздухе и кронсодержащей красочной пыли .....	99
Технические условия на метод определения свинца и его соединений в воздухе .....	105
Технические условия на метод определения алифатических спиртов группы $C_1-C_4$ в воздухе .....	109
Технические условия на метод отдельного определения алифатических спиртов группы $C_1-C_{10}$ в воздухе .....	113
Технические условия на метод определения <i>n</i> -бутилового, вторичного бутилового и третичного бутилового спиртов в воздухе .....	119
Технические условия на метод определения стирола в воздухе .....	122
Технические условия на метод отдельного определения стирола, $\alpha$ -метилстирола и акрилонитрила в воздухе .....	126
Технические условия на метод определения сульфенамида "С" в воздухе .....	130
Технические условия на метод определения двуокиси углерода в воздухе .....	133
Технические условия на метод определения фенантрена в воздухе .....	136
Технические условия на метод определения солянокислого <i>p</i> -фенегидина в воздухе .....	139
Технические условия на метод определения фозалона в воздухе .....	142
Технические условия на метод определения хлористого 5-этокси-1,2-фенилентиазония в воздухе .....	146
Технические условия на метод определения цинка в воздухе .....	149
Приложение .....	153

Технические условия  
на методы определения вредных веществ  
в воздухе

Редактор Л.Л. Лянцкевич

Технический редактор А.В.Ушкова

---

Подписано к печати 26/ХП-1973 П.л. 10,0 Уч.-изд.л. 8,5

Тираж 3500 экз.

Л 42522

Цена 85 коп.

---

Ротапринт ВЦНИИОТ ВЦСПС

Заказ № 66